

Rely+On™ Virkon™


Dezinfectant virucid
cu spectru larg

Rely+On™ Virkon™ inactivează SARS-CoV2 pe suprafețe și echipamente la 1: 600

Pregătirea unei soluții dezinfectante de 500 ml 1: 600 cu concentrat de praf Rely + On™ Virkon™


PASUL 1

Purtați echipament de protecție individuală adecvat înainte de prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante

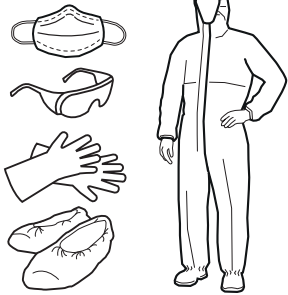


PASUL 2

Se umple o sticlă de 500 ml cu declansare prin pulverizare cu apă caldă

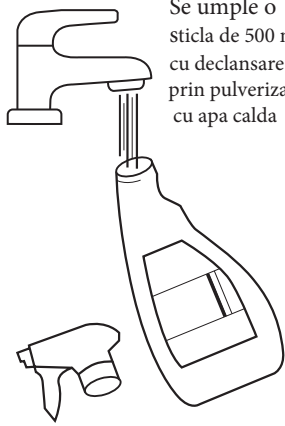

PASUL 3

Se cântărește 0,83g concentrat de pulbere Rely + On™ Virkon™

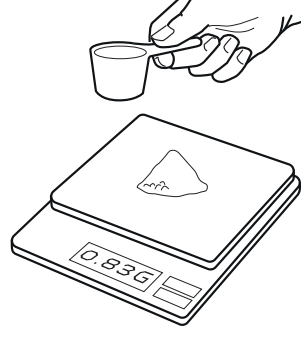

PASUL 4


Adăugați 0,83 g în flacon și așteptați ca acesta să se dizolve complet



Aplicarea soluției de dezinfectant Rely + On™ Virkon™ printr-o sticlă de pulverizator


PASUL 1

Pulverizați soluția Rely + On™ Virkon™ pe suprafața de dezinfectat

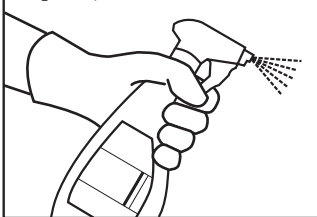

PASUL 2

Așteptați cel puțin 10 minute

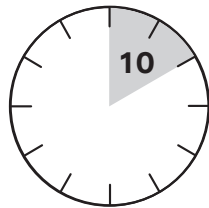


PASUL 3

Pulverizați cu apă curată proaspătă toate suprafețele pe care s-a aplicat dezinfectant



PASUL 4


Ștergeți apoi suprafața uscată cu o cârpă curată

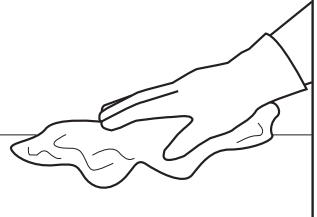

Pregătirea soluțiilor 1: 600 dezinfectante cu concentrat de pulbere Rely+On™ Virkon™


PASUL 1

Purtați echipament de protecție individuală adecvat înainte de prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante

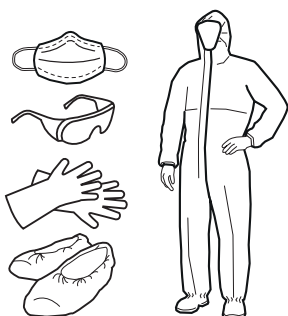


PASUL 2

Umpleți un recipient adecvat cu volum necesar (de ex. 5 litri) de apă caldă

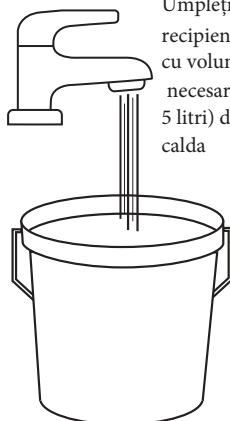

PASUL 3

Se cântărește 1.66g de Rely+On™ Virkon™ concentrat de pulbere pentru fiecare 1 litru de apă

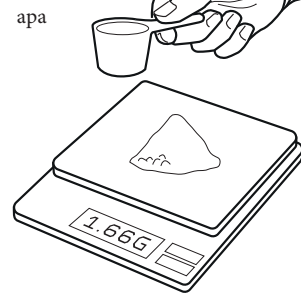

PASUL 4

Adăugați pudra Rely+On™ Virkon™ în apă și apoi agitați până la dizolvarea completă. Soluția dezinfectantă este acum gata de utilizare



Aplicarea soluțiilor dezinfectante Rely+On™ Virkon™


PASUL 1

Pentru a dezinfecta suprafețe mari de spațiu în pardoseală, aplicați soluția Rely + On™ Virkon™ folosind un mop și o găleată




PASUL 2

Pentru a dezinfecta pereții, ușile și alte suprafețe mari, folosiți o găleată și un burete sau o cârpă pentru a aplica soluția de dezinfectant Rely + On™ Virkon™

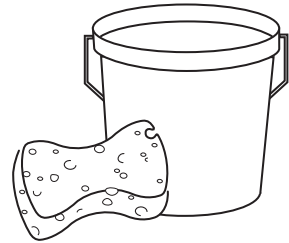

PASUL 3

Așteptați cel puțin 10 minute

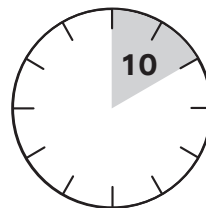

PASUL 4

Clățiți toate suprafețele cu apă curată atunci când compatibilitatea materialelor este îngrijorătoare



* Nu este folosit pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale.

** Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna compatibilitatea cu orice material sensibil înainte de utilizare. Nu folosiți pe metale moi, cum ar fi arama sau cupru.

Nu este recomandat pentru utilizare pe mobilier moale, textile sau covoare.

Utilizările specificate și revendicările înregistrate pot varia de la o țară la alta. Vă rugăm să contactați LANXESS pentru a verifica utilizările aprobate pentru fiecare țară.

Utilizați produsele biocide în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

LANXESS
Energizing Chemistry

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk CO10 2XD,
Regatul Unit

Tel: +44(0)1787 377305
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ și LANXESS Logo sunt mărci comerciale înregistrate ale LANXESS Deutschland GmbH sau afiliații săi. Toate mărcile comerciale sunt înregistrate în multe țări din întreaga lume.